

滅菌フィルター キャンペーン

最大
**63%
OFF**

ポール半端 ないって!

滅菌ろ過用途に有用な
滅菌ろ過フィルターのお得なキャンペーン!

キャンペーン期間 2019年2/28(木)のご注文まで

キャンペーン対象製品を特別価格でご提供いたします
滅菌ろ過で、より迅速な滅菌ろ過処理をお求めの方には最適です!



スーポア・アクロディスク・シリンジフィルター

- 優れた流量特性と高いろ過処理量のシリンジフィルター
- 低タンパク吸着性でサンプルロスが最小化
- ガンマ線滅菌済み・個別包装

バキュキャップ・滅菌吸引ろ過デバイス

- 迅速な吸引ろ過滅菌が可能なボルトトップフィルター
- スーポアメンブレンの使用により高い流速が実現
- 上部液体リザーバーへの追加注入不要、混合容器からの直接吸引が可能
- プレフィルター内蔵品は、高粘性溶液や微粒子を多く含む溶液で有用
- 特許の小型設計により、収納スペースや廃棄量を削減
- ガンマ線滅菌済み・個別包装



バキュシールド・ベントデバイス

- 疎水性PTFE膜より水溶液やエアロゾル汚染物質を遮断し、空気やガスは自由に通過可能
- 標準的エアロゾル除去率は0.3 μ mのDOPエアロゾルを32 L/min/100 cm²で、99.97%除去
- 入口/出口接続形状は外径6.4~12.7 mmの段付ホース口

キャンペーン対象品の詳細は裏面をご覧ください

製品の詳細は弊社のWebサイトをご参考ください ▶ <https://laboratory.pall.jp/>

バキュキャップ操作手順



1 供給液チューブをバキュキャップデバイスの「INLET」と書かれたポートに接続。チューブの逆側の先をろ過対象液中に入れる。



2 吸引チューブをバキュキャップデバイスの「VACUUM」と書かれたポートに接続。付属の安全上の注意を参照。



3 バキュキャップデバイスをろ過液容器に固定して安定させ、吸引を開始。バキュキャップデバイスで容器の上部をしっかりシールし、液体をろ過する。



4 ろ過が完了したら、吸引ポンプのスイッチを切り、回収容器内部の吸引力を開放する。付属の使用上の注意を参照。

キャンペーン対象製品

製品番号	製品名	製品仕様		包装単位	標準価格
		孔径	直径		
4632	バキュキャップ 60、0.2 μ m、60mm、滅菌済み	0.2 μ m	60mm	10/箱	21,600円
4634	バキュキャップ 60、0.45 μ m、60mm、滅菌済み	0.45 μ m	60mm	10/箱	21,600円
4638	バキュキャップ 60PF、0.8/0.2 μ m、60mm、滅菌済み	0.8/0.2 μ m	60mm	10/箱	24,200円
4402	バキュシールドベントデバイス	0.2 μ m	50mm	3/箱	参考価格 10,600円
4623	アクセサリ製品、供給側用チューブ			1/箱	参考価格 3,500円
4612	スーポア・アクロディスク滅菌用シリンジフィルター	0.2 μ m	25mm	50/箱	18,000円
4614	スーポア・アクロディスク滅菌用シリンジフィルター	0.45 μ m	25mm	50/箱	18,000円
4652	スーポア・アクロディスク滅菌用シリンジフィルター	0.2 μ m	32mm	50/箱	19,000円
4654	スーポア・アクロディスク滅菌用シリンジフィルター	0.45 μ m	32mm	50/箱	19,000円

キャンペーン特別価格

8,640円

8,640円

9,680円

6,500円

6,500円

7,500円

7,500円

- *1) バキュキャップ(製品番号:4632、4634、4638)には供給側用チューブ(製品番号:4623)が一つあらかじめ梱包されています。
 *2) 上記以外のスーポアアクロディスク滅菌シリンジフィルターをご希望のお客様は弊社営業担当にご相談ください。

キャンペーン申込書

■会社、学校名

■部署、研究所名

■氏名

■電話番号

■住所(〒 -)

■E-mail

■購入先

■希望製品

・製品の仕様、価格につきましては、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
 ・価格には消費税は含まれておりません。



日本ボール株式会社

ラボラトリー事業部

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

TEL:03-6386-0993

FAX:03-6386-0994

取扱販売店